

Importation des images sur le logiciel Metasystem (F. MUGNERET)

- 1- Copier les images reçues par le Web sur un CD ou une clef (format TIF, JPEG ou BMP)
- 2- Copier les images dans l'ordinateur contenant le logiciel Metasystem, dans un dossier intitulé CQI (N°)
- 3- Ouvrir le logiciel metasystem
- 4- Créer un nouveau dossier
 - Nom du dossier CQ (N°)
 - OK
 - Ouvrir le dossier
- 5- Dans FICHIER cliquer sur importation
- 6- Dans la fenêtre qui s'ouvre
 - regarder dans: choisir le dossier CQI dans lequel se trouve les images
 - cliquer sur la première image
 - cliquer sur ouvrir
 - l'image s'affiche sur l'écran comme première image
 - sauvegarder
- 7- Recommencer la même opération avec la seconde image et ainsi de suite...
- 8- Vous pouvez travailler vos métaphases comme si elles avaient été saisies avec le microscope et vous pouvez aussi les caryotyper.
- 9- Si vous rencontrez une difficulté, n'hésitez pas à m'appeler.

Amicalement.