

Importation des images dans le logiciel Genikon (C. Perot)

- 1) Copier les images (format TIF ou JPEG) à importer sur le PC où se trouve le logiciel ou les laisser sur une clé, un DDEaccessible sur ce PC.
- 2) Créer et nommer un nouveau dossier dans génikon
- 3) Cliquer la 1^{ère} icône en bas à gauche en dessous de la fenêtre des cellules
- 4) Parcourir l'arborescence pour retrouver et sélectionner le fichier image à importer comme cellule
- 5) Enregistrer avec N°de cellule sur la lame créée avec le dossier (à priori sans traiter l'image, mais à voir selon les cas)
- 6) Recommencer les étapes 3 à 5 pour chaque cellule.