

Association des cytogénéticiens de langue française Processus EEQ Prospectifs (PRO)	
	PRO-G-09
Guide pour importer les images dans le logiciel IKAROS (METASYSTEMS)	Version : A
	Date : 27/06/2017

Vérification / Approbation

	Nom	Fonction	Date
Rédaction	Chrsitine Terré	Membre du comité de pilotage	2017
Approbation	Dupont Jean-Michel	RQ	2017

Importation des images sur le logiciel Metasystem

- 1- Copier les images reçues par le Web sur un CD ou une clef (format TIF, JPEG ou BMP)
- 2- Copier les images dans l'ordinateur contenant le logiciel Metasystem, dans un dossier intitulé CQI (N°)
- 3- Ouvrir le logiciel metasystem
- 4- Créer un nouveau dossier
 - Nom du dossier CQ (N°)
 - OK
 - Ouvrir le dossier
- 5- Dans FICHIER cliquer sur importation
- 6- Dans la fenêtre qui s'ouvre
 - regarder dans: choisir le dossier CQI dans lequel se trouve les images
 - cliquer sur la première image
 - cliquer sur ouvrir

- l'image s'affiche sur l'écran comme première image
- sauvegarder

7- Recommencer la même opération avec la seconde image et ainsi de suite...

8- Vous pouvez travailler vos métaphases comme si elles avaient été saisies avec le microscope et vous pouvez aussi les caryotyper.