

Association des cytogénéticiens de langue française Processus EEQ Prospectifs (PRO)	
	PRO-G-10
Guide pour importer les images dans le logiciel GENIKON	Version : A
	Date : 27/06/2017

Vérification / Approbation

	Nom	Fonction	Date
Rédaction	Chrsitine Terré	Membre du comité de pilotage	2017
Approbation	Dupont Jean-Michel	RQ	2017

Importation des images sur le logiciel GENIKON

- 1) Copier les images (format TIF ou JPEG) à importer sur le PC où se trouve le logiciel ou les laisser sur une clé, un DDEaccessible sur ce PC.
- 2) Créer et nommer un nouveau dossier dans Genikon
- 3) Cliquer la 1^{ère} icône en bas à gauche en dessous de la fenêtre des cellules
- 4) Parcourir l'arborescence pour retrouver et sélectionner le fichier image à importer comme cellule
- 5) Enregistrer avec N°de cellule sur la lame créée avec le dossier (à priori sans traiter l'image, mais à voir selon les cas)
- 6) Recommencer les étapes 3 à 5 pour chaque cellule.